

## JASCO V-700 標準操作流程

1. 淨空樣品槽座，並確實關閉槽座上蓋。
2. 開啟主機電源，再開啟電腦。
3. 開啟“SpectraManager”軟體。
4. 點選 Spectra Measurement 進入圖譜測量操作畫面。
5. 暖燈 30 分鐘。
6. 點選  設定掃描參數。
7. 選擇  設定數據分析參數(選擇 Auto transfer 將圖譜送至分析軟體)
8. 將背景值樣品放入樣品槽座，並蓋上上蓋，點選  執行背景值測量。
9. 將背景值樣品取出，放入待測樣品，並蓋上上蓋，點選  執行樣品值測量。
10. 在“Spectra Analysis”畫面下尋找波峰 Processing → Peak ProcessingPeak Find。
11. 存檔 File → Save/Save As(副檔名為 jws)。
12. 輸出 File → Export(副檔名為 txt)。
13. 複製圖檔 Edit → Copy as Picture/Bitmap。
14. 淨空樣品槽座，並確實關閉槽座上蓋。
15. 離開軟體。
16. 關主機(Power OFF)。

